

TESTOVAL[®] SULFIT-TEST SO₃²⁻

Kat.č. 410 634

STANOVENÍ OBSAHU SIŘIČITANŮ

Návod k použití

Kyvetu vytáhněte z pouzdra a až ke značce ji naplňte vzorkem. Přidejte **5 kapek roztoku A** a **2 kapky roztoku B** a pomocí červené lžičky zamíchejte. Kyvetu vraťte zpět do pouzdra. Po **3 minutách** si roztoky prohlédněte proti světlu nebo světlému pozadí a barvu středního políčka srovnajte s barevným standardem.

Upozornění:

Jestliže je barva středního políčka silnější než nejvyšší hodnota standardu, musí být vzorek zředěn v poměru 1:10. Odměrka se naplní ke spodní rysce vzorkem a zbytek (tj. k horní rysce) se naplní destilovanou vodou. Pote se roztok přelije do kyvety, která byla vypláchnuta zkoušeným vzorkem a znova se porovnává se standardem. Nalezenou hodnotu vynásobte x10. Jestliže je barva středního políčka stále silnější, jak barevný standard, je obsah SO₃²⁻ ve vzorku ve větším množství než 200 mg/l.